

# BA-90RDY全自动视频熔点仪

[详细信息...](#)

全自动熔点仪			
货号:	22113364	品牌:	本昂仪器
单位:		重量:	
属性:			
详细资料:	<p>BA-90RDY全自动视频熔点仪的检测原理</p> <p>BA-90RDY全自动视频熔点仪采用药典规定的毛细管作为样品管，把装满的样品管插入加热炉体中，通过高像素摄像头拍照摄像，TFT彩屏直观显示样品熔化过程，通过数码成像检测传感器自动检测样品熔化时的温度。</p> <p>BA-90RDY全自动熔点仪完美结合高精度控温技术和拍照技术，不但为用户提供准确、稳定、可靠的测试结果，还为用户带来高效便捷的测试感受。高清视频可方便清晰的看到样品溶化的全过程，自动检测实时图谱显示，方便用户准确测得样品熔点和溶距离。全自动熔点仪广泛应用于化学工业、医药研究中，是药物、香料、染料及其他有机晶体物质的必备仪器。</p> <p>仪器特点：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、可同时测定四个样品。</li><li>2、高清摄录功能，方便观察和回看。</li><li>3、从室温到400℃，大温度范围。</li><li>4、升温速率0.1℃/Min-20℃/Min无极调节。</li><li>5、高清彩色大屏幕放大视窗。</li><li>6、符合药典测试方法，包括欧洲药典、美国药典、中国药典。</li><li>7、可连接打印机，实现数据实时打印和历史数据打印。</li></ol> <p>熔点仪常见知识问答</p> <p>熔点仪分类</p> <p>熔点仪分为毛细管法熔点仪和热台法熔点仪。</p> <p>毛细管法熔点仪主要通过将装有被测样的毛细管置于液体或固体介质当中，通过加热液体或固体介质，使得样品发生熔化，我们通过观测样品的相变过程或相变的透光率来判断其熔点值。</p> <p>热台法熔点仪主要是将被测样品置于载玻片和盖玻片之间，然后放于热台上进行加热，在显微镜或光电检测设备下监控样品至熔化的过程来判断其熔点值。</p>		



关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61552601/61552602/61552603地址：上海市四平路1145号建中大楼1105室E-mail：sales@ba17.com邮编：200092

[更多相关资料请点击访问...](#)