

DG230在线脱气机

[详细信息...](#)

DG230在线脱气机			
货号:	8103350	品牌:	大连依利特
单位:		重量:	
属性:			
详细资料:	<p>DG230在线脱气机详细介绍</p> <p>脱气原理 在线脱气机接于HPLC的流动相存储液瓶与高压恒流泵之间。流动相经由在线脱气机的入口进入脱气机中，在独立的单元真空泵腔内，通过预先设定的真空度，真空泵连续低速运行，HPLC流动相在泵的作用下流经真空腔内一段很短的Teflon®AF脱气膜管，按照Henry's定律，在真空作用下，溶剂中溶解的气体通过管壁排出。</p> <p>特点</p> <p>流体通道真空脱气腔采用无定形高氟共聚物（Teflon®AF）膜设计；</p> <p>双冲程、连续、步进电机驱动，ZHCR®（零滞后/恒运行）真空系统；</p> <p>针对HPLC苛刻需要专门设计的一体PTFE隔膜；</p> <p>微控制器自检真空传感器确认系统运行；</p> <p>连续检测真空系统，维持系统在优化操作条件下运行；</p> <p>真空系统故障检测及关闭指示功能；</p> <p>高效脱气；</p> <p>最快速平衡时间；</p>		

零基线波动；

低运行噪声。

DG230在线脱气机技术参数

通道数：

2-5

单通道最大流量：

10mL/min

脱气通道材料：

Teflon®AF

脱气通道额定压力：

0.48MPa（充满压力）

通道体积：

480 μ L

通道内径:

1.2mm

压降:

3.9mmHg/mL/min

电源:

DC15V-24V

外型尺寸:

190mm \times 140mm \times 56mm

	货号	型号	价格
	8103350-0	单元	0.00
	8103350-1	二元	0.00
	8103350-2	四元	0.00

关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话: 021-61552601/61552602/61552603地址: 上海市共和新路435号

凯鹏国际大厦18楼G座E-mail: sales@ba17.com邮编: 200070

[更多相关资料请点击访问...](#)